

ご使用前には必ずすべての記載事項を読み、正しくお使いください

危険

1. 引火性の薬品・溶剤を扱った手袋を火気に近づけないでください。着火のおそれがあります。
2. 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
3. 常温で気体であり、人体に致命的な毒性がある物質の取扱いには使用できません。

警告

1. 対応可能な薬品・溶剤は限られます。ご使用前に手袋の耐薬品性に関する情報を参照した上で使用可否をご確認ください。
2. ご使用前には必ず手袋にキズ・ピンホール・破れ等がないか、よく確かめてください。異常が認められる場合は使用しないでください。
3. 本品は使い切り手袋です。使用後は廃棄し、再使用しないでください。
4. 薬品・溶剤に触れた時点から手袋被膜への透過が始まります。人体に影響を与える薬品・溶剤の取扱いに使用する場合は、破過時間に達する前に新しい手袋に交換し、再使用しないでください。
5. 使用後の手袋は溶剤を吸収している可能性があります。そのまま室内に放置すると、手袋から発生したガスが充満し危険です。安全な場所でよく乾かしてから廃棄してください。
6. 手袋の保管状況や使用方法が、耐久性に影響を与えることがあります。
7. 常温の環境下でご使用ください。

注意

1. 使用中に、かゆみ・かぶれ・発疹等の異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
2. 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
3. 火元や熱源のそばに置かないでください。燃えたり、変形するおそれがあります。
4. 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
5. 手に傷がある場合、薬品・溶剤が傷口から体内に取り込まれるおそれがあります。手に傷が認められる場合、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
6. 薬品・溶剤が付着した手袋を脱ぐときは、薬品・溶剤が人体に付着しないよう注意してください。
7. 保管する時には直射日光・高温多湿を避け、オゾン発生源から離れた涼しい場所に保管してください。
8. 人体に影響を与える薬品・溶剤が付着している場合は、安全な場所でよく乾かしてから廃棄してください。廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。

耐透過性

推奨液体試験化学物質	CAS No.	クラス
水酸化ナトリウム 40%	1310-73-2	6
塩酸 20%	7647-01-0	6
n-ヘキサン	110-54-3	2

(注意)

- 上記の表は、JIS T 8116 (化学防護手袋) に基づいて行った試験結果です。結果は手袋試験片での測定値であり、手袋としての性能を保証するものではありません。
- 手袋の使用環境や使用方法が、耐透過性に影響を与えることがあります。

クラス	6	5	4	3	2	1
平均標準破過点検出時間(分)	> 480	> 240	> 120	> 60	> 30	> 10

耐浸透性

クラス2 (AQL : 1.5)

- AQLによる品質管理(抜取検査)を実施しています。
- AQLが小さい程厳しい良品基準で製造・検査されていることを示しています。

クラス	4	3	2	1
品質許容水準(AQL)	4.0	2.5	1.5	0.65

仕様

【材料名】

合成ゴム(ニトリルゴム)

【寸法】

(単位: cm)

サイズ	XS	S	M	L	XL
全長	24	24	24	24	24
手のひらまわり	15	17	19	21	23



※ 寸法表示は参考値で、着用時の寸法は伸縮により異なります。



www.chemrest.comにて耐薬品性能に関する試験データを確認いただけます。



ChemRest®、ケムレスト®は、ショーワグローブ株式会社の日本における登録商標です。

特長

- JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。
- 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
- 手にフィットするため、細かい作業に適しています。
- めずはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。
- ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途

- 薬品・溶剤の飛沫からの手の保護に。
- 器具の取り扱いに。
- メンテナンス作業に。
- 化学防護手袋のインナーとして。

製造年に関する情報

製品の製造年はパッケージ裏面右下部、LOT#枠内に記載しています。
下4桁のうち前2桁は製造月、後ろ2桁は製造年を示しています。

不明な点がございましたら、使用前に下記までお問い合わせください。

お客様相談室 ☎ 0120-641245
(9:00~17:00 土日祝日を除く)

発売元 ショーワグローブ株式会社
〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀565
www.showaglove.co.jp
製造元: Eco Medi Glove Sdn. Bhd.

MADE IN MALAYSIA